


OriCell®

细胞产品手册

OriCell®阿利辛蓝染色液 (Alcian Blue 8GX Solution)

产品货号: ALCB-10001

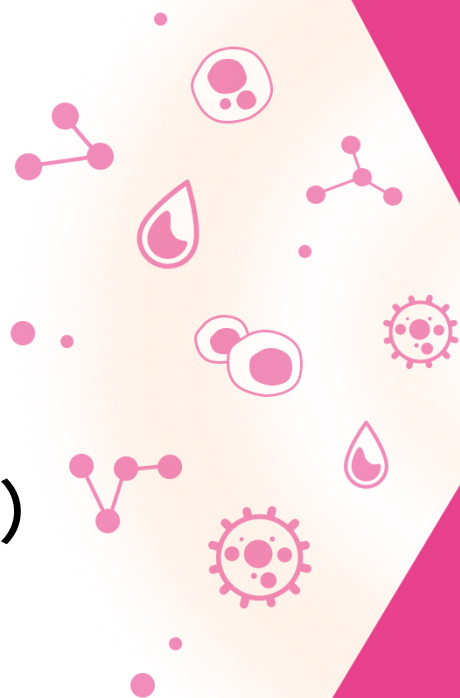

We help you discover life

产品介绍

阿利辛蓝属于阳离子染料，是显示酸性黏液物质最特异的染料，染料与酸性基团可以形成盐键。利用染料的不同 pH 及不同电解质浓度，可以区分酸性黏液物质的类别。

OriCell®阿利辛蓝染色液在成软骨实验中能与酸性粘多糖反应呈蓝色。

注意：本产品仅提供给进一步科研使用，不可用于临床治疗等其他用途。


产品稳定性及保存条件

1. 本试剂需放 2~8°C 冰箱保存，保质期为 1 年。
2. 若能保证使用过程中条件稳定，容器密封性能良好，避免冷热交替，则保质期可适当延长。
3. 请于保质期内使用，过期的试剂可能严重影响使用效果。

成软骨诱导阿利辛蓝染色分析

1. 软骨球切片。
2. 在晾干的切片上滴加适量 OriCell®阿利辛蓝染色液。
3. 37°C 染色 1 h。
4. 染色完成后，用自来水冲洗载玻片 5 min，最后晾干。
5. 显微镜下观察阿利辛蓝染色效果。

干细胞成软骨诱导分化阿利辛蓝染色效果

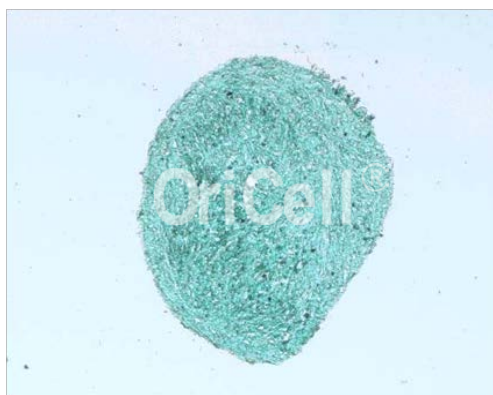

赛业（广州）生物科技有限公司保留OriCell®细胞培养产品技术文件的所有权利。

没有赛业（广州）生物科技有限公司的书面许可，本文件的任何部分，

不得改编或转载用作其他商业用途。